



TSUTSUI SCIENTIFIC INSTRUMENTS Co.,Ltd.

筒井理化学器械株式会社

マイクロ形電磁振動ふるい器 M-3T 型



湿式用ホッパー付蓋(別売)



湿式用出口付受皿(別売)



湿式方式での分級では別売の湿式用アダプターとOリングが必要です。

高精度.....

小型のふるいを使用することにより分級後、ふるいごと電子天秤にのせ計量できます。

簡単な操作.....

ふるいは最高7段重ねて使用でき、取り付け取り外しが簡単に行えます。
また、ふるいはオプションの超音波洗浄器で簡単に洗浄でき目詰まりを取ることができます。

湿式方式も可能.....

通常の方級では困難な試料は、水、アルコール等に分散させ、湿式アダプターを使用することにより、迅速で正確な分級ができます。



TSUTSUI SCIENTIFIC INSTRUMENTS Co.,Ltd.

筒井理化学器械株式会社

仕様

- ・ 型式 M-3T 型
- ・ ふ る い 試験ふるい
φ75mm×H20mm 最大 7 段掛(受器は不含)
◇ふるい・受皿は付属していません
- ・ 振 動 数 150 回/秒 50Hz 180 回/秒 60Hz
- ・ 電 源 100V 35VA 50Hz/60Hz
- ・ 寸 法 幅 200mm×奥行 200mm×高さ 120mm
- ・ 重 量 約 6 Kg
- ・ 付 属 品 固定スプリング 35, 50, 70mm …… 各 3 本
フック付き蓋
電源コード
取扱説明書

使用方法

- ・ 本体上部のふるい受台にふるい受皿を置き、その上に使用するふるいを目開きの細かい順に積み重ねます。
- ・ サンプルを正確に秤量します。サンプルの特性、ふるいの目開きによりサンプル量は変わります。(通常 1g~5g が最適です。)
- ・ 精秤したサンプルを最上段の一番粗いふるいになるべく平らになるように投入します。
- ・ ふるい最上部の上にフック付き蓋を重ねます。ふるいの段数により、固定スプリングを選び、受台と蓋のそれぞれを 3 箇所のフックに取り付け、固定します。
- ・ 電源スイッチを ON にするとランプが点灯し、タイマの液晶画面も点灯します。スタートスイッチを押すとタイマに設定された時間、加振させます。
- ・ M-3 型・M-100(φ100 用)型もごさいます。

オプション

- ・ 超音波洗浄器(AU-10C 型)
- ・ 湿式アダプター(マイクロ形用)

筒井理化学器械株式会社

〒110-0003 東京都台東区根岸 1-1-31
 TEL 03(3845)2011(代) FAX 03(3842)5852
 E-mail sales@e-tsutsui.com
 URL <http://www.e-tsutsui.com>



M-3 型